



**SPEKTROFOTOMETRE  
BAKIM-ONARIM  
VE  
KULLANIM TALİMATI**

Doküman No	TL-112
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

**1.AMAÇ VE KAPSAM:**

Cihazın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

**2.GÖREV VE SORUMLULUK:**

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

**3.TALİMATIN DETAYI:**

- Software açılır.
- Cihazın bağlantıları kontrol edilir.
- Cihaz arkasında buluna açma / kapama düğmesinden açılır.
- Cihaz 10 parametrenin kontrolünü bitirinceye kadar beklenir.
- F1 tuşu yardımıyla çalışmaya uygun parametreler girilir.
- Blank için olan küvet blank bölmesine konur.
- Örnek diğer küvet hücresine yerleştirilir.
- Start tuşuna basılır.
- Ölçümler bittikten sonra blank küvetler çıkartılır.
- Ekrandaki pencereden ana menüye dönülür.
- Küvetlerin temizliği yapılır.
- Cihaz arkasında bulunan açma-kapama düğmesinden kapatılır.

**4.BAKIM-ONARIM TALİMATI:**

**GÜNLÜK BAKIM**

- Cihazın herhangi bir bölmesine dökülen solüsyonlar hemen silinmelidir.

**YÜZEY TEMİZLİĞİ**

- Cihazın kapağı boyalı olmalıdır.
- Yüzeye damlayan sıvılar hemen ıslak havlu ile silinmelidir.
- Kapağı silmek için organik solüsyonlar kullanılmamalıdır.
- Kapaktaki kirler temizlenmelidir.

**KÜVETLERİN TEMİZLİĞİ**

- Her test veya solüsyon değişikliğinden sonra küvetler dikkatlice temizlenmeli, yüzey kalıntılarının ölçüm hatasına neden olduğu unutulmamalıdır.

**REFERANS DÖKÜMANLAR:** Cihaza ait kullanım klavuzu.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. Gülhan ÜNLÜ	Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT