



# SU BANYOSU BAKIM-ONARIM VE KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-113
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

## 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

## 2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

## 3.TALİMATIN DETAYI:

- Güç düğmesi açılır.
- Cihazın bağlantıları kontrol edilir.
- Sıcaklık düğmesi kullanılarak çalışma sıcaklığı seçilir.
- Maddelerin su banyosunda kalma süresi ayarlanır.
- İşlem süresi bittikten sonra cihaz kapatılır.
- Maddeler su banyosundan çıkarılır.
- Su banyosunun içerisindeki su boşaltılır.
- Cihaz kapatılır.

## 1.BAKIM TALİMATI:

- Su banyosunun içindeki su boşaltılmalıdır.
- Her kullanımdan sonra cihazın temizliği yapılmalıdır.

## 2.REFERANS DÖKÜMANLAR:

Cihaza ait kullanım klavuzu

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Yrd. Doç. Dr. Gülhan ÜNLÜ

Prof. Dr. M.Kasım KARAHOCAGİL

Prof. Dr. Mustafa KURT