



BİYOĞÜVENLİK KABİNİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-117
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın doğru ve verimli kullanımını sağlamaktır.

2. GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk Tıp Fakültesi Dekanlığına aittir.

3. TALİMATIN DETAYI:

Biyogüvenlik kabini

- 1) Kabin tavandan en az 30 cm. ve yanlardan en az 15 cm uzak olmalıdır.
- 2) Kabine düzenli aralıklarla kalifiye servis elemanları tarafından yıllık bakım uygulanmalıdır.
- 3) Kabinin üst kısmında malzeme saklanmamalıdır.
- 4) Çalışmaya başlamadan önce ve çalışma bitimi sonrası kabin çalışma yüzeyi %70' lik etanol veya çamaşır suyu çözeltisi ile temizlenmelidir.
- 5) Çalışmaya başlamadan önce çalışılacak malzemeler kabin içine yerleştirilmelidir.
- 6) Malzemeler kabin içi ızgaraları kapatmayacak şekilde içine yerleştirilmelidir.
- 7) Kabin içinde kullanılmak üzere atık kabı mutlaka olmalıdır.
- 8) Kabinin arka ve ön kısmında bulunan hava kanallarının üzerine hiçbir şey koyulmamalıdır.
- 9) Kabin içine yerleştirilen malzemeler ile kenarlar arasında 10 cm mesafe bırakmaya özen gösterilmelidir.
- 10) Cihaz açma-kapama düğmesinden açılmalıdır.
- 11) Kabin kullanıma açıldıktan sonra 15 dakika boş olarak çalıştırılmalıdır. Alarmların devreden çıkması için beklenmelidir.
- 12) Akış hızı 0.4m/sn oluncaya kadar sesli ışık ve alarmlar devrede kalır, istenirse sesli alarm kapatılabilir.
- 13) Akış hızı 0.4 m/s'yi gösterdiğinde çalışmaya başlanmalıdır.
- 14) Kabinin işi bittiğinde rutin temizlik sonrası kabini 15 dakika daha çalıştırıp daha sonra kapatılmalıdır.

Hazırlayan

Yürürlük Onayı

Kalite Sistem Onayı

Yrd. Doç. Dr. Fikriye M.SEZGİN

Prof. Dr. M.Kasım KARAHOCAGİL

Prof. Dr. Mustafa KURT



BİYOĞÜVENLİK KABİNİ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-117
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2

REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait firma kullanım kılavuzu, Ulusal Mikrobiyoloji Standartları Laboratuvar Güvenliği Rehberi.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. Fikriye M.SEZGİN	Prof. Dr. M.Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT

(Form No: FR-166.; Revizyon Tarihi: .../.../.....; Revizyon No:.....)