



LABORATUVAR TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ BAKIM-ONARIM VE KULLANIM TALİMATI

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | TL-122 |
| İlk Yayın Tarihi | 17.10.2017 |
| Revizyon Tarihi | |
| Revizyon No | |
| Sayfa | 1/1 |

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın amacına uygun ve etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3.TALİMATIN DETAYI:

- Cihazın tüm elektrik ve temiz/kirli su bağlantıları kontrol edilir.
- Cam malzemeler dikkatli bir şekilde konfigüre edilebilen sepetlere yerleştirilir.
- Ekrandan yıkama ve kurutma programı seçilerek cihaz çalıştırılır.
- Kurutma işlemi bittikten sonra cihaz kapatılır ve boşaltılır.

4.BAKIM-ONARIM TALİMATI:

- Cihazın iç ve dış temizliği belli aralıklarla yapılmalıdır.
- Ayır bir bakım-onarım prosedürü önerilmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servis bilgilendirilmelidir.

4.REFERANS DÖKÜMANLAR:

Cihaza ait kullanım klavuzu.

| | | |
|-------------|--------------------------|------------------------|
| Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |
| Ersoy DOĞAN | Prof. Dr. Ergin KARIPTAŞ | Prof. Dr. Mustafa KURT |