



DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME SİSTEMLİ EĞİTMEN MİKROSKOBU KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-128
İlk Yayın Tarihi	09.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Makinanın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu makinanın kullanımıyla ilgili sorumluluk Tıp Fakültesi Dekanlığına aittir.

3.TALİMATIN DETAYI:

- Dijital görüntüleme aparatının mikroskop ile bağlantıları kurulmalıdır.
- Mikroskobun usb girişi cihaza takılmalıdır.
- Mikroskop kullanım talimatına göre açılmalı ve görüntü netlenmelidir.
- Görüntüleme aparatı açılmalı ve ekran ayarları yapılmalıdır.
- Görüntü depo edilmek istenirse bir PC olmadan veriler kaydedilebilir.
- Optimum görüntü modu ile görüntü en net halinde yansıtılabilir.
- Ekran canlı görüntünün yanında hareketsiz bir resim görüntülemek için ikiye bölünebilir.
- Görüntü gerekirse focuslanabilir.
- Çift USB girişi elinizdeki mevcut görüntülerin yansıtılmasına olanak verir.
- Çalışma bitince dijital görüntüleme aparatı kapatılmalı, mikroskop kullanım talimatına göre kapatılmalıdır.

4.REFERANS DÖKÜMANLAR:

Nikon Eclipse Ni-U Kataloğu

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. Halime TOZAK YILDIZ	Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT