



HEMATOKRİT SANTRİFÜJÜ KULLANIM TALİMATI

| | |
|------------------|------------|
| Doküman No | TL-134 |
| İlk Yayın Tarihi | 17.10.2017 |
| Revizyon Tarihi | |
| Revizyon No | |
| Sayfa | 1/1 |

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3.TALİMATIN DETAYI:

1. Cihaz çalışılan ürüne göre programlanır (santrifüj süresi).
2. Tüpler godelere karşılıklı dengelenerek yerleştirilir.
3. Santrifüj kapağı kapatılır.
4. START düğmesine basılır.
5. Süre bitiminde santrifüj kapağı açılır.
6. Tüpler dikkatlice çıkartılır.

4.REFERANS DÖKÜMANLAR:

Cihaza ait kullanım klavuzu

| | | |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Hazırlayan | Yürürlük Onayı | Kalite Sistem Onayı |
| Yrd. Doç. Dr. Dilek KUZAY | Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL | Prof. Dr. Mustafa KURT |