



## İZOLE ORGAN BANYOSU KULLANMA TALİMATI

Doküman No	TL-137
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2

### 1.AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

### 2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

### 3.TALİMATIN DETAYI:

- MP36 sistemini bilgisayara USB portundan bağlayınız.
- MP36 sistemi fişini prize takınız.
- Bilgisayarın fişini prize takınız.
- Bilgisayarı açarak Windows işletim sisteminin yüklenmesini bekleyiniz.
- İzole organ banyosu rezervuarına krebs solüsyonu doldurunuz.
- İzole organ banyosu fişini prize takınız.
- Banyo ve rezervuar sıcaklığını 37°C olarak ayarlayınız.
- Sistem solüsyonu ve banyoyu ısıtacak ve ayarlanan sıcaklığa ulaşıldığında “ready” uyarısını verecektir.
- Seçtiğiniz transdüseri banyo transdüser tutucusuna yerleştiriniz ve kablosunu MP36 ünitesi 1. kanalına bağlayınız.
- MP36 sistemini açma düğmesinden açınız.
- Bilgisayarda masaüstünde bulunan BSL yazılımını çalıştırınız.
- Organ banyosu dosyasını çalıştırınız.
- Transdüseri kalibre ediniz.
- Banyoya krebs solüsyonunu doldurunuz.
- Dokuyu banyoya asınız.
- İstenilen ölçümleri yapınız.
- Ölçümler bittikten sonra bsl programını kapatınız.
- MP36 ünitesini kapatınız ve fişini çekiniz.

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. Dilek KUZAY	Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT



## İZOLE ORGAN BANYOSU KULLANMA TALİMATI

Doküman No	TL-137
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/2

- Bilgisayarı kapatınız ve fişini çekiniz.
- İzole organ banyosu kapatıp fişini çekiniz.
- Banyoyu ve rezervuarı tamamen boşaltınız ve bu hazneleri distile su ile yıkayınız
- Transdüseri söküp yerine kaldırınız.
- Sistemleri güvenli, tozsuz, doğrudan güneş ışığına ve neme maruz kalmayan bir yerde muhafa ediniz.

#### 4.REFERANS DÖKÜMANLAR:

Firma Yetkilisi

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. Dilek KUZAY	Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT