



ACİL DURUM TEPE DUŞU VE GÖZ YIKAMA İSTASYONU BAKIM-ONARIM VE KULLANIM TALİMATI

Doküman No	TL-139
İlk Yayın Tarihi	17.10.2017
Revizyon Tarihi	
Revizyon No	
Sayfa	1/1

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Cihazın amacına uygun etkili bir şekilde kullanımını sağlamak.

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3.TALİMATIN DETAYI:

- 2009 ANSI standartlarına göre tepe duşu ve göz yıkama istasyonunun suyunun ılık olması önerilir (ılık su 16-38 C°). 38 C°'den daha yüksek sıcaklık göze zarar verebilir, soğuk su ile uzun yıkama hipotermiye neden olabilir.
- Herhangi bir kimyasal göze sıçraması durumunda en az 15 dk. durulama gerekir. Fakat durulama 60 dk'ya kadar uzatılabilir.
- Suyun sıcaklığını ayarlamak için termostat önerilir.
- Cihazda göz yıkama için ergonomik çalıştırma el pedalı, tepe duşu için çekme kolu vardır.
- Su çıkışlarını tozdan korumak için su çıkış yerlerinde kapak olmalıdır.
- Drenaj için 10 cm'lik yer süzgeci olmalıdır.
- Tepe duşundan max.19,2 lt, göz yıkama duşundan ise max 8,33 lt su akışı sağlanmalıdır.

4.BAKIM TALİMATI

- Su çıkışlarında kapak olup olmadığı kontrol edilmelidir.
- Cihaza su gelip gelmediği kontrol edilmelidir.
- Bunların dışında başka bir bakım prosedürü önerilmemektedir

5.REFERANS DÖKÜMANLAR: Cihaza ait kullanım klavuzu

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. Gülhan ÜNLÜ	Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT