

	ÇEKER OCAK BAKIM-ONARIM VE KULLANIM TALİMATI	Doküman No	TL-154
		İlk Yayın Tarihi	01.11.2017
		Revizyon Tarihi	
		Revizyon No	
		Sayfa	1/1

1.AMAÇ VE KAPSAM:

Tehlikeli ya da uçucu maddeler içeren tüm çalışmalarınızı bir çeker ocak içinde gerçekleştirin

2.GÖREV VE SORUMLULUK:

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna aittir.

3.KULLANIM TALİMATI:

- Cihazın fişinin takılı olup olmadığını kontrol ediniz.
- Çalışmaya başlamadan önce çeker ocağın doğru olarak çalıştı-ğın onaylayın. Hava akışını kontrol etmek için bir kağıt şerit, kağıt mendil ya da kurdele çeker ocağın ön kanadına bantlanabilir
- Cihazın ön kısmında bulunan sigorta düğmesini “1” konumuna getiriniz.
- Cihazın fan düğmesine basarak çalışır konuma getiriniz
- Fanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediniz
- Ön cam paneli sadece kollarınızı geçirebilecek yüksekliğe getiriniz
- Ölçüm hücresine yerleştirilmeden önce steril ve temiz olmalarına dikkat edilmelidir.
- Çalışma sırasında mutlaka önlük, eldiven, maske ve laboratuvar gözlüğü kullanınız
- Çalışma bittikten sonra fan ve aydınlatma sistemlerini ilgili düğmeleri “Kapalı” konumuna getirerek kapatınız.

4.BAKIM-ONARIM TALİMATI:

- Ölçüm bittikten sonra alet kapatılmalıdır ve fişi çekilmelidir.
- Her kullanım sonrası cihazın temizliği yapılmalıdır.
- Bunların dışında ayrı bir bakım onarım prosedürü önerilmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servis bilgilendirilmelidir.

5.REFERANS DÖKÜMANLAR: Cihaza ait kullanım kılavuzu

Hazırlayan	Yürürlük Onayı	Kalite Sistem Onayı
Yrd. Doç. Dr. Bilal İLANBEY	Prof. Dr. M. Kasım KARAHOCAGİL	Prof. Dr. Mustafa KURT